



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱  
02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱  
04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱  
06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱  
08 微生物培养箱

09 CO<sub>2</sub>培养箱

17 光照培养箱/人工气候箱  
21 光照培养箱

22 恒温恒湿箱  
24 恒温恒湿箱

25 回旋振荡器  
27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器  
30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器  
32 振荡机

33 超低温冰箱  
35 洁净工作台

37 生物安全柜  
38 离心机

39 干燥箱  
43 真空干燥箱

48 加热循环槽  
51 恒温振荡水槽

54 油浴锅  
55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱  
63 步入式药品试验箱

64 老化试验箱  
64 热空气消毒箱

65 高低温(交变)试验箱  
66 高低温(交变)湿热试验箱

67 紫外耐候试验箱  
68 紫外耐候试验箱

69 氙灯耐候试验箱  
70 盐雾腐蚀试验箱

71 电炉  
74 电炉

75 旋转蒸发器  
78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵  
80 循环冷却器

81 磁力搅拌器  
83 磁力搅拌器

84 顶置电动搅拌器  
85 氮吹仪

86 漩涡混合仪  
87 多用途试管搅拌器

88 孵育器/金属浴  
89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机  
91 均质分散机

93 粘度计  
96 粘度计

97 控制器介绍  
98 选购件介绍

## 恒温振荡器—液晶屏

长时间连续运行

恒温振荡器，集公司十多年设计和制造经验，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。可对微生物细胞与各类菌种运动、静态的培养，特别适合实验室中试生产。

### 产品特点

#### 人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小，载瓶量大。
- 振荡实验结束，可自动转换为培养箱使用，避免振荡实验结束后更换机器的麻烦。
- 大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，简单易懂。
- 运行安静，为你创造更好的环境。
- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。
- 大屏幕钢化隔热观察窗，即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。
- 多种专用摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。
- 箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料，便于清洗。
- 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

#### 品质保证

- 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。
- 采用微电脑PID控制温度和振荡频率，带有定时功能。
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用品牌产品，环保无氟制冷剂。

#### 连续运行保证

- 低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。

#### 安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。
- 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。
- 可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。（选配）

#### 自我诊断功能

- 当振荡培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，振荡培养箱运行故障一目了然。

#### 多段可编程控制（选配）

- 多段温度、速度、时间同步编程，普通和编程运行模式可选，预置值和运行值同时显示，可以简化复杂的培养要求，真正实现自动控制和运行。

#### 方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机或485通讯接口，用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

#### 紫外杀菌系统

- 紫外线杀菌灯位于箱内后壁，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

### 技术参数

注：带“C”具有制冷功能恒温振荡器，HZQ-F160A带制冷功能。

技术指标\型号	THZ-98A	THZ-98AB	HZQ-300A	HZQ-X300	HZQ-F160A	THZ-98C	HZQ-300AC	HZQ-X300C
	(单层)	(双层)	(单层)	(双层)	(单层)	(双层)	(单层)	(双层)
电源	AC220V 50HZ							
振荡频率	40~300 rpm							
振幅	20mm							
控温范围	RT+5~65℃				4~65℃			
温度波动度	±0.2℃（测试点为37℃）							
温度均匀度	±0.6℃（测试点为37℃）							
定时范围	0~5999min							
输入功率	750W	750W	1100W		950W	950W	1300W	
托盘尺寸W×D(mm)	400×340	400×340	500×350		400×300	400×340	500×350	
外形尺寸W×D×H(mm)	635×714×1055		725×720×1150		635×714×1055		725×720×1150	

### 最多可放置三角烧瓶夹数量：（单层）

器皿规格	型号	THZ-98A/THZ-98C THZ-98AB (每层)	HZQ-X300 HZQ-X300C (每层)	HZQ-F160A
三角烧瓶 (只)	50(ml)	29	37	29
	100(ml)	18	22	18
	250(ml)	9	14	11
	500(ml)	7	10	7
	1000(ml)	4	6	4
	2000(ml)	—	—	3

#### 选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器.....¥1500元
- 2、嵌入式打印机.....¥2500元
- 3、RS485接口和通讯软件.....¥600元
- 4、U盘数据储存.....¥1500元
- 5、短信报警系统.....¥2500元
- 6、控湿功能.....¥6500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

恒温振荡器



恒温振荡器